

TRANSFERT SEMI-SEC


RÉFÉRENCES DE COMMANDE	
450000	Cuve de Transfert Semi-sec, petit modèle. Électrodes 11 x 11 cm
460000	Cuve de Transfert Semi-sec, grand modèle. Électrodes 20 x 20 cm

Cuves de transfert Semi-sec, petit et grand modèles 2 dimensions : 11 x 11 cm & 20 x 20 cm

- Très haute conductivité et longévité des électrodes
- Cathode en acier inox, anode en titane avec surface platinée
- Un courant de 3 mA/cm² de gel permet un transfert rapide
- Système de serrage uniforme assurant une pression égale entre le gel et la membrane de transfert


CONDITIONS DE MIGRATION		
	Protéines	ADN/ARN
Membrane	Nitrocellulose 0,45 µm ou 0,2 µm PVDF 0,45 µm ou 0,2 µm	Nylon
Tampon de Transfert	Tampon Towbin , 3 Buffer System, Bjerrum Schafer-Nielsen	0.5X - 1XTBE, NAQ
Transfert	Courant Constant 0,8-3 mA/cm ² gel surface area 10-14 Volts maximum	Courant Constant 0,5-3 mA/cm ² de surface de gel 10-14 Volts max.
Temps de migration	30 minutes à 2 heures	30 minutes à 2 heures

IDÉAL POUR DES PROTÉINES INFÉRIEURES À 150 KD
TRANSFERT DE MINIGELS EN 15 MINUTES
CONÇUES POUR UNE UTILISATION INTENSIVE

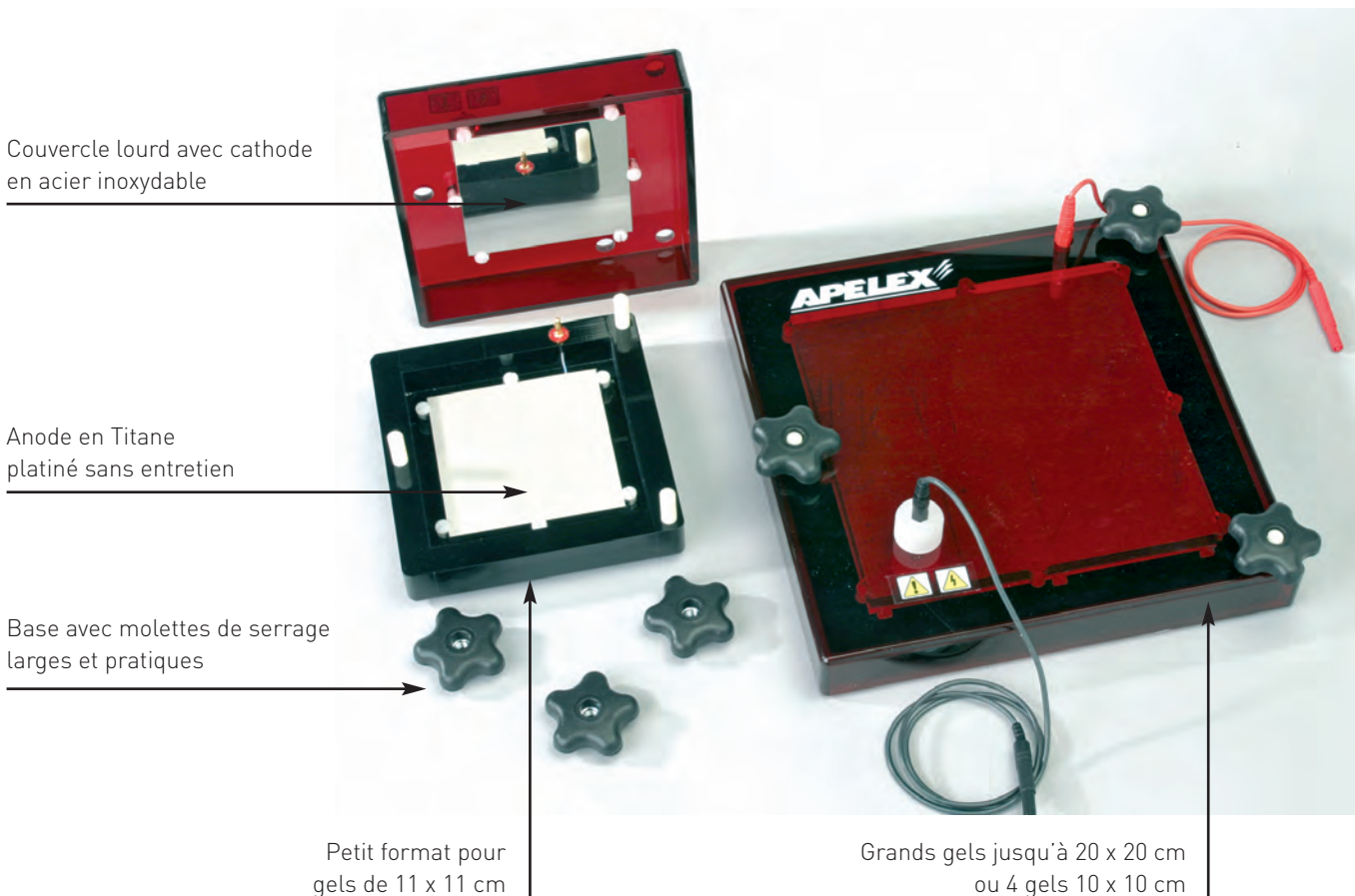


CUVES POUR *BLOTTING*

TROIS SOLUTIONS POUR LE TRANSFERT

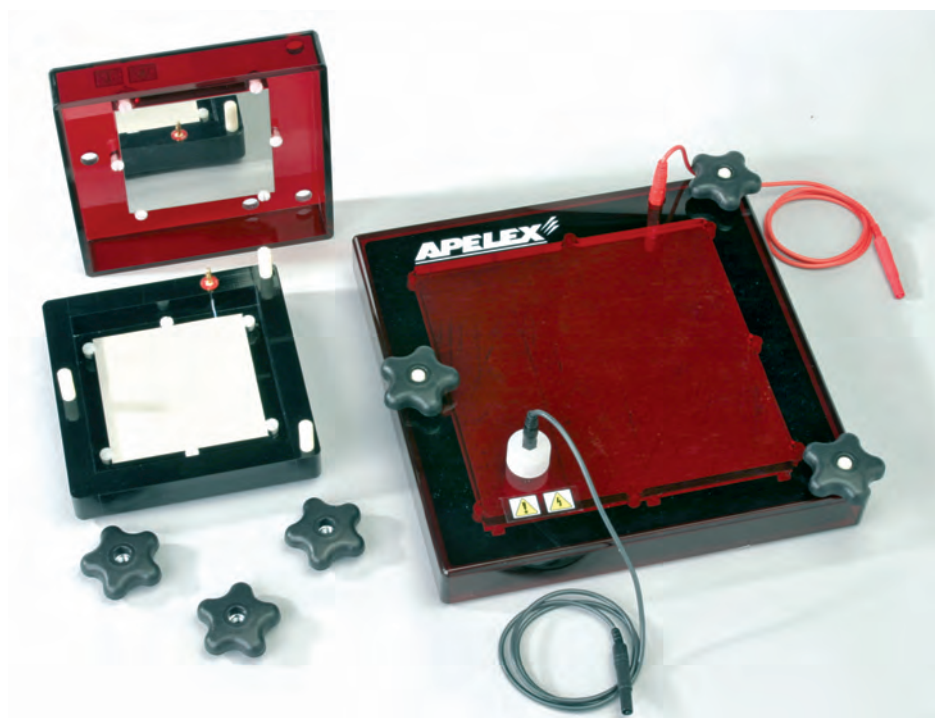

Solution 1 : **TRANSFERT SEMI-SEC**

- Recommandé pour le **transfert rapide des PROTÉINES**
- Compatible pour les ADN et ARN
- Ne nécessite pas de volume de tampon significatif

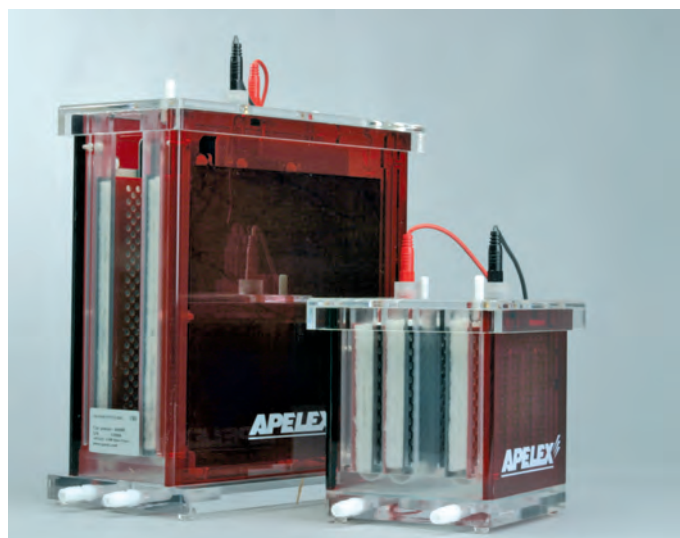

Solution 2 : **TRANSFERT EN MILIEU LIQUIDE GEL TRANSBLOTTEURS**

- Un seul type de cuve pour tous les transferts



**WESTERN BLOT (PROTÉINES)
NORTHERN BLOT (ADN)
SOUTHERN BLOT (ARN)**



Solution 3 : **TRANSFERT EN MILIEU LIQUIDE SLIM BLOTTERS**



- Faible volume de tampon
- Transfert très rapide
- Transfert à faible voltage
- 5 cuves pour le Western Blot
- 5 cuves équipées d'une anode en titane avec surface plaquée
- Transfert **DES ADN, DES ARN ET DES PROTÉINES**

PACKS POUR PROTÉINES

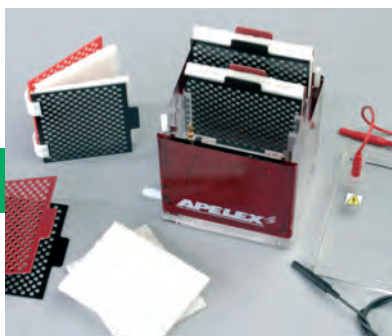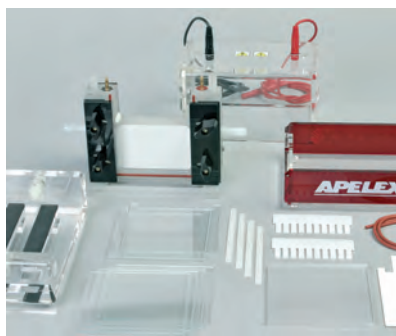



4000P1 / Le Pack 1 comprend

- MINI-VERTIGEL 2 - Réf. 400000
- MINI TRANSBLOTTER - Réf. 430000
- PS 304 - Réf. 160500

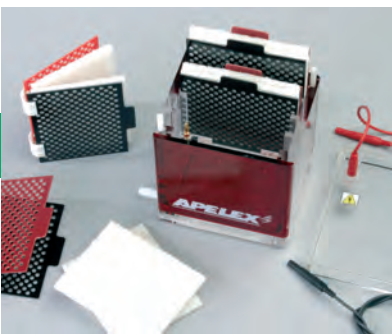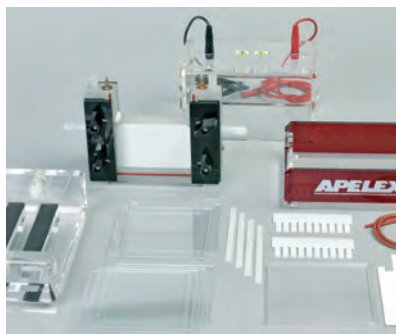



4000P2 / Le Pack 2 comprend

- MINI-VERTIGEL 2 - Réf. 400000
- MINI TRANSBLOTTER - Réf. 430000

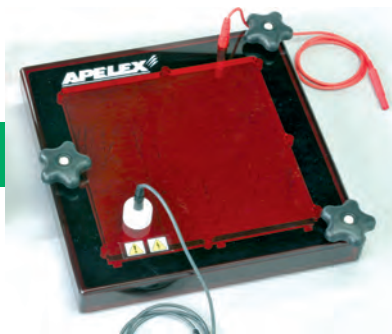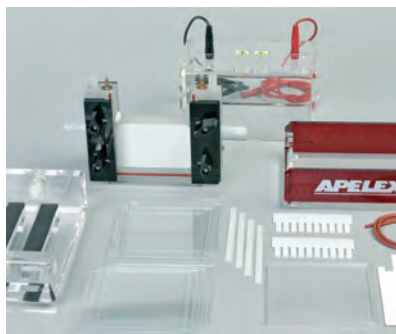


4000P3 / Le Pack 3 comprend

- MINI-VERTIGEL 2 - Réf. 400000
- TRANSFERT SEMI-SEC - Réf. 450000
- PS 305 - Réf. 170000

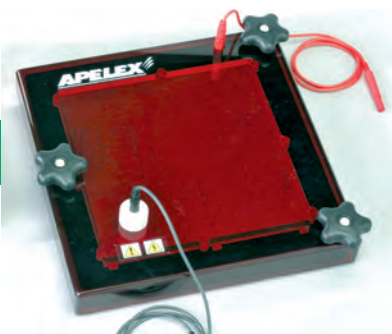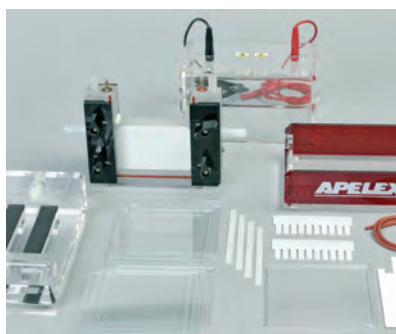

4000P4 / Le Pack 4 comprend

- MINI-VERTIGEL 2 - Réf. 400000
- TRANSFERT SEMI-SEC - Réf. 450000

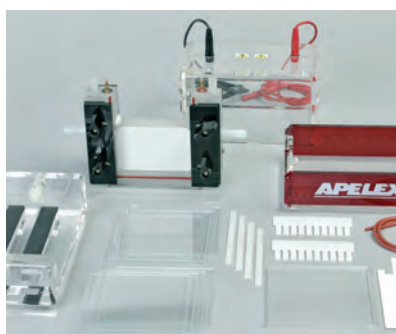

4000P5 / Pack 5 comprend

- MINI-VERTIGEL 2 - Réf. 400000
- SLIM BLOTTER - Réf. 504001
- PS 304 - Réf. 160500